


## 【色谱柱连接注意事项 YMC-Triart Metal-Free 色谱柱】

### 将此色谱柱连接到设备时，须注意以下事项

- 将此色谱柱连接到 HPLC 设备时，只可用手拧（严禁使用扳手），以免造成柱损坏。

相较于常规不锈钢色谱柱，需控制拧紧力度（严禁使用蛮力）。

为把控拧紧力度，可在确认是否漏液的同时逐步拧紧，直至柱头无漏液为止。

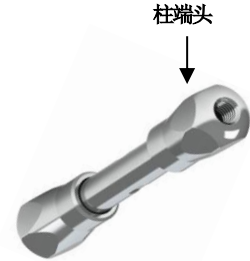

- 使用堵头密封保存色谱柱时，也请注意不要过度拧紧。
- 连接色谱柱时，强烈推荐使用不带密封垫圈（ferrule）的接头或可更换密封垫圈（ferrule）的接头（请参见下面表格）。
- 请注意：若使用下表推荐以外的接头，或在连接时过度拧紧，以及在过度拧紧状态下使用，均有可能造成柱端头内部树脂部件的损坏。
- 安装、拆卸以及密封色谱柱时，均须握住柱端头部位（见右上图）而非柱管。如柱端头松动，则可能会发生漏液。

推荐	◎	○	
密封垫圈（ferrule）	无	可更换型	
产品名称	MarvelX™ PEEK-Lined 不锈钢管路 kit	手拧式接头 2	手拧式 EXP 配件
产品型号	XRUPFP-XXXXXXX	XRP0204	XRHTF-01
			
手拧式耐压	130 MPa	约 42 MPa	137 MPa

除连接方法以外的色谱柱的使用方法，请参阅对应 YMC-Triart 色谱柱使用说明书

\* MarvelX 为 IDEX Health & Science LLC 的注册商标

\* EXP 为 Optimize Technologies, Inc. 的注册商标

因柱端头内部部件损坏而导致的故障，不在保修（更换）范围内，敬请注意。